








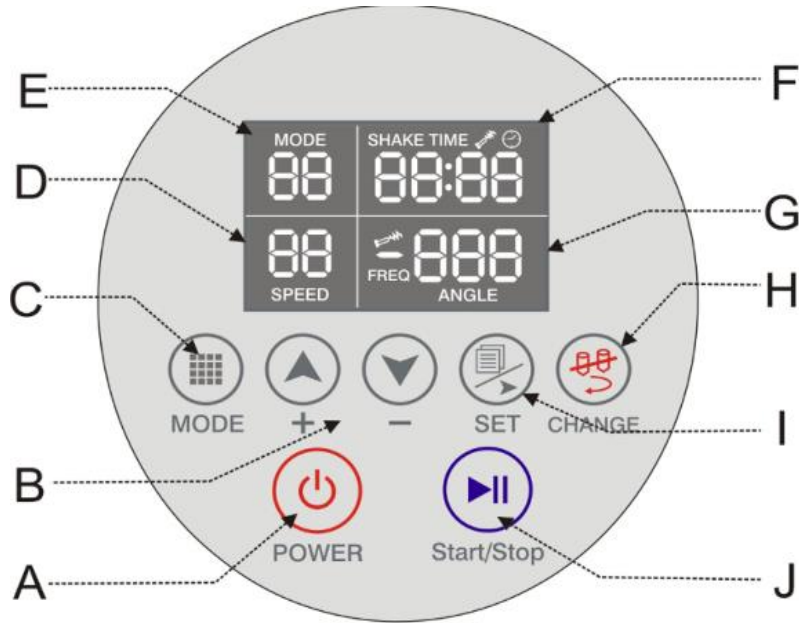


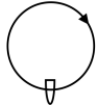
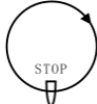
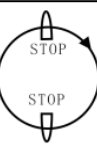
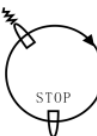
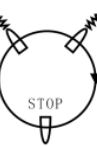







■ F1-F9 고정 프로그램 운전 개요



- A. 전원 플러그를 연결한 후,  버튼을 3초 동안 눌러 장비를 끄거나 켤 수 있습니다.
- B.  는 프로그램 모드 선택 버튼. 프로그램 모드는 F1~F9 입니다. 사용자 지정 (customization) 모드에서는 회전 각도, 믹싱 범위, 정지 시간 등을 선택할 수 있습니다. 화면은  을 나타냅니다.
- C.  속도 및 모드 조절 버튼. 이 버튼을 누르면 기기가 운전할 때 속도를 조절할 수 있습니다. 사용자 지정(customization) 모드에서는 모드 설정을 조정할 수 있습니다.
- D.  회전(rotating) 및 믹싱(shaking)을 나타냅니다.
- E.  작동 모드를 나타냅니다.
- F.  믹싱 시간 및 작동 시간을 나타냅니다.
- G.  회전 각도 및 믹싱 빈도를 나타냅니다.
- H.  이 버튼을 누르면 기기가 정지했을 때 랙이 180° 회전할 수 있습니다.
- I.  F1~F9 모드 선택 또는 사용자 지정 모드 선택. 기기가 정지했을 때 회전 각도, 믹싱 범위, 믹싱 시간, 정지 시간, 작동 시간 등을 확인 및 설정하려면 이 버튼을 누릅니다.
- J.  시작 및 정지 버튼.

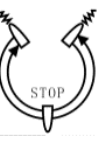■ 프로그램 설명 PROGRAM DESCRIPTION

모드	Rack 움직임 개요	프로그램 설명
F1		속도·시간 설정 ⇒ [시계방향+연속회전] ⇒ [] 반복 ⇒ 설정 시간 후 종료
F2		속도·시간 설정 ⇒ [시계방향+360°회전 → 2초 정지] ⇒ [] 반복 ⇒ 설정 시간 후 종료
F3		속도·시간 설정 ⇒ [시계방향+180°회전 → 2초 정지 → 시계방향+180°회전 → 2초 정지] ⇒ [] 반복 ⇒ 설정 시간 후 종료
F4		속도·시간·믹싱 진폭 설정 ⇒ [시계방향+135°회전 → 2초 믹싱 → 시계방향+225°회전 → 2초 정지] ⇒ [] 반복 ⇒ 설정 시간 후 종료
F5		속도·시간·믹싱 진폭 설정 ⇒ [시계방향+135°회전 → 2초 믹싱 → 시계방향+90°회전 → 2초 믹싱 → 시계방향+135°회전 → 2초 정지] ⇒ [] 반복 ⇒ 설정 시간 후 종료
F6		속도·시간·믹싱 진폭 설정 ⇒ [시계방향+135°회전 → 2초 믹싱 → 시계방향+90°회전 → 2초 믹싱 → 시계방향+135°회전 → 2초 믹싱] ⇒ [] 반복 ⇒ 설정 시간 후 종료
F7		속도·시간 설정 ⇒ [시계방향+110°회전 → 2초 정지 → 반시계방향+110°회전 → 2초 정지 → 반시계방향 +110°회전 → 2초 정지 → 시계방향+110°회전 → 2초 정지] ⇒ [] 반복 ⇒ 설정 시간 후 종료
F8		속도·시간·믹싱 진폭 설정 ⇒ [시계방향+110°회전 → 2초 믹싱 → 반시계방향+110°회전 → 2초 정지 → 반시계방향+110°회전 → 2초 믹싱 → 시계방향 +110°회전 → 2초 정지] ⇒ [] 반복 ⇒ 설정 시간 후 종료
F9		속도·시간·믹싱 진폭 설정 ⇒ [시계방향+110°회전 → 2초 믹싱 → 반시계방향+110°회전 → 2초 믹싱 → 반시계방향+110°회전 → 2초 믹싱 → 시계방향 +110°회전 → 2초 믹싱] ⇒ [] 반복 ⇒ 설정 시간 후 종료
—		시계방향 & 반시계방향 회전 ※회전 각도와 속도 조절 가능
C1 C2		사용자 지정 프로그램 ※회전 각도, 믹싱 진폭, 정지 시간, 믹싱 시간, 운전 시간 등 설정